

ZLI-9034/9035

DAB Enhancer Reagent Solution

形 状

液态，即用型。

应 用

此试剂可增强 DAB 显色结果，使 DAB 着色部位显示深棕色。

使用方法

- 1、DAB 显色后，用蒸馏水冲洗 2~3 次。
- 2、在已经 DAB 显色的切片上滴加 DAB Enhancer 溶液，停留 1~2 分钟。
- 3、用蒸馏水冲洗 2~3 次。
- 4、复染、脱水、透明、封片。

储 存

室温保存